


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN ENTRIS

I/ CÁC PHÍM TRÊN CÂN :

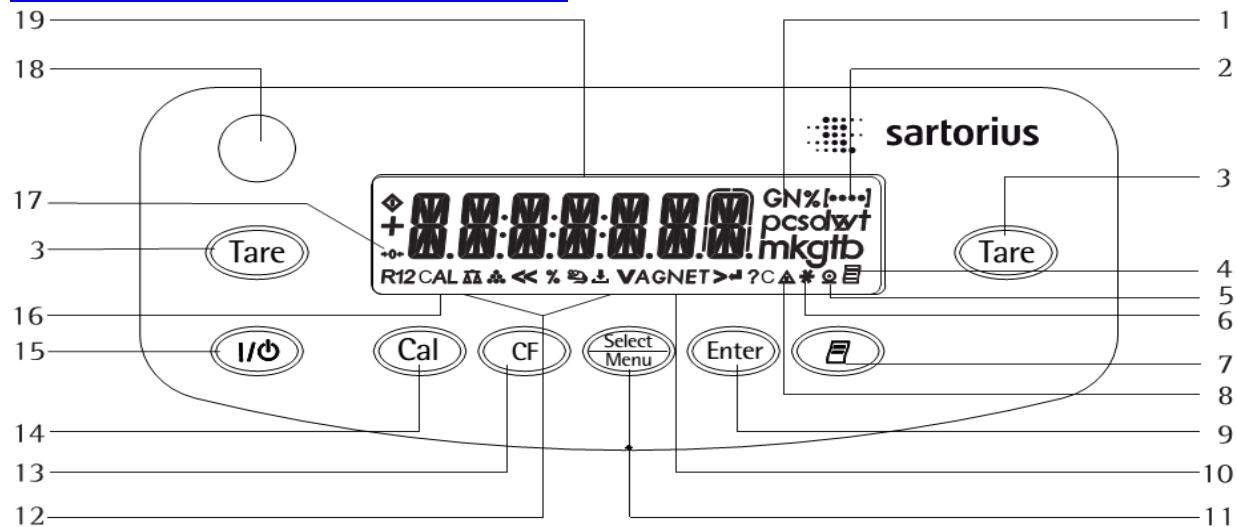

1: Đơn vị khối lượng

2: Hiện thị mức menu

3: Phím TARE trừ bì hoặc chỉnh cân về ZERO

4: Kí hiệu chỉ thị: chế độ in GLP đang hoạt động

5: Kí hiệu chỉ thị: cân đang truyền dữ liệu qua cổng RS232 đến thiết bị ngoại vi

6: Kí hiệu chỉ thị: chương trình ứng dụng đang hoạt động

7: Phím in: dùng để in hoặc truyền dữ liệu qua cổng RS232 đến thiết bị ngoại vi

8: Kí hiệu chỉ thị: giá trị đã tính toán

9: Phím ENTER dùng đổi đơn vị hoặc kích hoạt chương trình ứng dụng

10: Kí hiệu chỉ thị: khối lượng tổng (GROSS) hoặc khối lượng tịnh (NET)

11: Phím SELECT/MENU lựa chọn chương trình ứng dụng, mở menu

12: Kí hiệu chỉ thị: chương trình ứng dụng đang sử dụng

13: Phím CF dùng để thoát chương trình ứng dụng, thoát menu và thoát chương trình chuẩn cân

14: Phím CAL dùng để chuẩn cân

**** Chuẩn cân: Lấy bì ra khỏi cân, tháo lưới bạc (nếu cân dùng để thử vàng).
Nhấn TARE để cân về zero. Nhấn phím CAL**

Nếu cân chuẩn tự động. Cân hiện thị CAL RUN → CAL INT → CAL END → quay về chế độ cân thông thường (lưu ý: khi chuẩn cân, đặt cân tại vị trí cố định không giao động và kín gió; cân chuẩn tự động không va chạm vào cân).

Nếu cân chuẩn bằng quả ngoài: Cân hiện thị CAN RUN → CAL EXT → cân hiện thị giá trị quả chuẩn, đặt đúng quả chuẩn lên cân, đợi 1 chút cân

hiển thị khối lượng quả chuẩn ở chế độ cân thông thường → lấy quả cân ra.

15: Phím ON/OFF dùng để tắt/mở cân

16: Kí hiệu chỉ thị: đang chuẩn cân

17: Kí hiệu chỉ thị: cân đang ở phạm vi zero

18: Bọt nước dùng để chỉnh thăng bằng

19: Hiển thị khối lượng vật nặng ứng với đơn vị đã chọn

**** Đổi đơn vị, mỗi lần đổi đơn vị ta nhấn phím enter, mặc định khi bật nguồn cân hiển thị đơn vị gam.**

Ví dụ: cân 4 số lẻ theo gam:

0.0000g (nhấn phím ENTER) → 0.000 ct (đơn vị cara cân đá quý) (nhấn phím ENTER) → 0.00000 tl (đơn vị lượng) (nhấn phím ENTER) → 0.000g (nhấn phím ENTER) → 0.0000 tl (đơn vị lượng) (nhấn phím ENTER) → 0.0000g (đơn vị ban đầu).

Các kí hiệu:

<<: Lưu lại cài đặt và thoát khỏi menu

<: Về mức menu (trước) cao hơn

V: Cuộn tùy chọn của menu

>: Vào mức menu (sau) thấp hơn

↵: Xác lập thông số

III/ CÁCH SỬ DỤNG:

- * Đặt cân vào nơi cố định vững chắc, tránh nơi bị nhiễu từ (gần amply, loa...và xoay chỉnh các chân cân sao cho bọt nước trên cân đồng tâm
- * Sử dụng nguồn điện 220V ổn định .
- * Cắm điện sưởi mạch 30 phút (nếu sử dụng lần đầu tiên) warm up.
- * Bật ON chờ cân hiện 0.0000g để bắt đầu cân .

Lưu ý :

- *Không cân quá khối lượng tối đa mà cân cho phép .*
- *Thao tác trên cân nhẹ nhàng .*
- *Tránh đổ chất lỏng vào cân .*
- *Không tự ý tháo mở cân sửa chữa.*
- *Không dùng hoá chất để lau chùi cân .*
- *Chỉ được dùng khăn mềm ướt vắt khô để vệ sinh cân .*